


会社名		検査日	年	月	日
設置場所・部屋名		検査者名			
機器型式		製造番号			

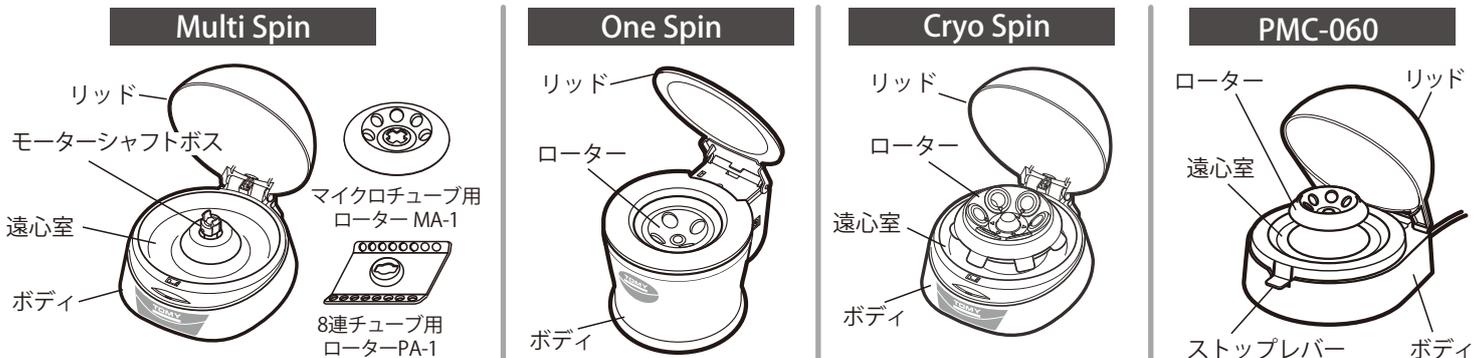

1. 遠心機本体

○異常なし × 要修理

検査項目	評価方法と判定基準	判定 (○・×)	備考	修理記録 (修理日)
主軸 モーターシャフト ^{※1}	ローターを手でゆっくり回転させた時、スムーズかつ何かに接触していないこと。			
回転音、振動	運転時、異音や異常振動のないこと。			
ブレーキ機能	概ね 30 秒以内に回転が停止すること。			
本体外装(ボディ及びリッド)	傷や変形、腐食がないこと。 リッドがスムーズに開閉すること。			
蓋ロック機能 ^{※2}	リッドを押し下げたとき、ロックされること。			

※1 MultiSpin に適用 ※2 OneSpin 除く

2. 回転体 (ローター)

ローター検査 評価方法	1:			2:		
	判定	備考	修理記録	判定	備考	修理記録
傷、変形、腐食がないこと						

判定「×」の時は、修理又は調整が必要です。弊社までご連絡ください。

■ 一ヶ月ごとに行う保守点検

- ※ 本機を安全に使用するために、一ヶ月を目安として下記の清掃と点検を行ってください。
- ※ 清掃および点検前に取扱説明書「一ヶ月ごとに行う保守点検」を必ずお読みください。

<清掃>

チェック

- ローターの清掃
- 遠心室内及び外装の清掃

<点検>

チェック

- ローターの点検
- 遠心室内及び外装の点検

チェック

- 遠心用モーターシャフトの点検
- ブレーキの点検

3. その他 (備考)

4. 総合判定 (良好 / 要修理) ※要修理の場合、修理を実施して記録を上記「修理記録」に記入してください。

責任者

印 (年 月 日)