

## NA-18 (スタンダードローター)

適用遠心機 : Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数 : 10,000 rpm [25/23:9,500、21:9,000]

最大遠心加速度 : 17,780×G (回転半径 135mm)


チューブ角度度 : 20 deg

最大半径(Rmax) : 159 mm

最小半径(Rmin) : 47 mm

ローター容量 : 500 ml チューブ×6本

[ ] 内は各機種の4℃維持回転数です。

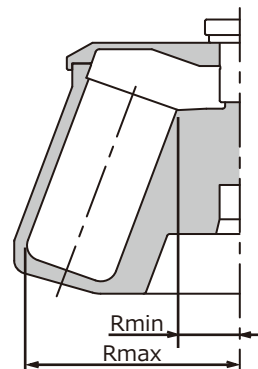

## NA-18 使用チューブ一覧

[ ] 内は各機種の4℃維持回転数です。

チューブ							BART コード	実容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (アダプター)	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
500 	TOM	ST5000-01 (SA0500-01)	69.5 × 157.0	SS	R	-	1	250	6	10,000 [25/23:9,500] [21:9,000]	16,890 (151)	蓋なし
		ST5000-11 (SA0500-01)	69.5 × 172.0	SS	R	-		350				蓋付き
500 	BEC	355605	69 × 160	PC	F	18,600	4	350	6	10,000 [25/23:9,500] [21:9,000]	17,780 (159)	
		355607	69 × 160	PP	F	11,900						8,100
500 	NAL	3140-0500PK	69.5 × 159.5	PC	F	13,700	4	315	6	8,700	13,460 (159)	
		3141-0500PK	69.5 × 159.3	PPCO	F	13,700						8,700

※2010年から2023年に出荷されたNA-18ローターには、ゴムアダプターGA5000-01が付属している場合があります。上表に記載のチューブを使用する際は、ゴムアダプターGA5000-01を取り外してください。ローターの蓋を適切に締めることができない場合があります。蓋の取り付けが不十分な場合、ローターが脱落する原因になります。

