

排水管清掃用ワイヤーの使い方

1 缶体内の確認


1



缶体内からスノコまたはスノコ付ステンレスバスケットをゆっくり取り出し、水が2~3ℓ入っていることを確認する。

2 排水容器を準備


2

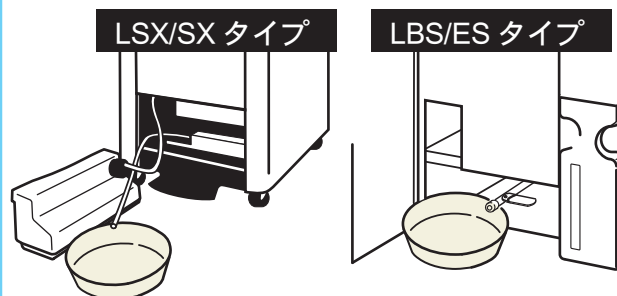

排水口に排水容器を準備し排水コックを開ける。

3 ワイヤーを差し込む


3

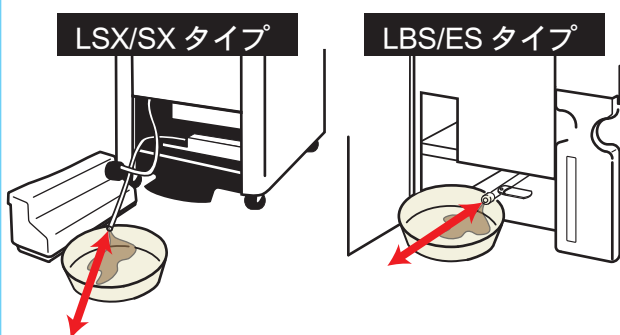

排水口から先端が缶体内まで入るようにワイヤーを差し込み、矢印のように動かして排水管内の詰まりを解消する。

4 排水管清掃終了

4

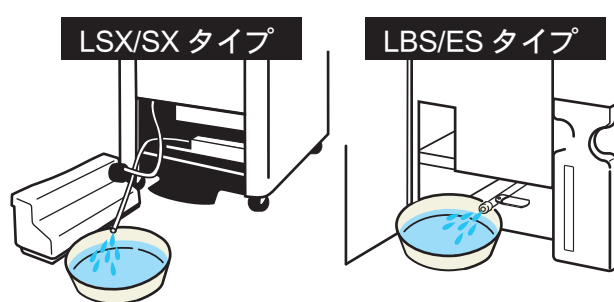


缶体内に入れた水がスムーズに排水されるようになれば排水管の清掃終了です。取り出したスノコまたはスノコ付ステンレスバスケットを元の位置に戻します。




それでも詰まりが解消しない時は…

LSX/SX タイプ

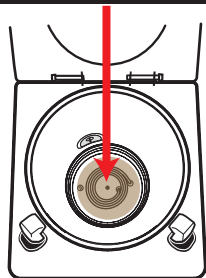

LBS/ES タイプ

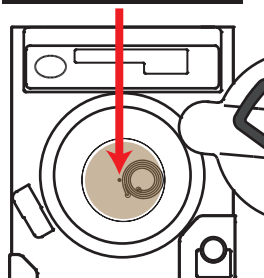

缶体内排水孔からワイヤーを差し込み詰まりを解消してください。

作業上の注意点

- 作業時には手袋や保護めがねを着用して作業を行ってください。
- ワイヤーを排水管に通す際、缶体内の水が手に掛かる場合があります。缶体内の水が十分冷えていることを確認してから作業を行ってください。
- 培地・カルキ汚れ以外の異物はワイヤーで除去できない場合があります。どうしても詰まりが解消されない場合は当社事業所までお問い合わせください。