

廃棄処理専用

ホトクニレフ屋さんが作った消臭剤

消臭丸

滅菌バッグに廃棄物と一緒に消臭剤を入れて、いつものように滅菌するだけ。いや～な臭いを軽減します。

とくに培地のニオイがとれて



ニオイが強いときは少し多めに
入ると




W効果

水蒸気中の消臭イメージ

エタノール配合の消臭芳香成分が運転中の水蒸気に含まれるニオイ成分を包み込み消臭します。


ニオイ成分

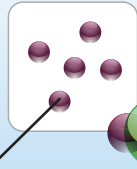

消臭芳香成分



消臭芳香効果でニオイを抑える

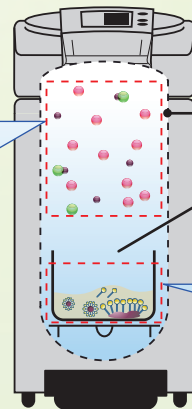


溶液中の消臭イメージ

消臭液に含まれる界面活性剤が発臭源に吸着しニオイを抑えます。

界面活性剤

吸着

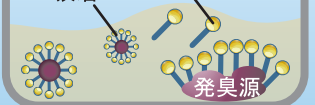



発臭源

TOMY

消臭丸

廃棄処理専用オートクレーブ消臭剤
AD-4000/AD-18000

■価格

型名	備考	価格（税別）
AD-4000	消臭剤用ボトル NET: 4ℓ（計量カップ付属） 	17,600円
AD-18000	消臭剤詰替用 NET: 18ℓ 	55,800円

■成分

エタノール、水、界面活性剤ほか

■対象機種

FLS-1000、SX/LSX シリーズ、LBS シリーズ、SDL-321/320、ES シリーズ、BSX-500

■使用方法

- ① 廃棄する被滅菌物を入れた滅菌バッグ（シャーレ 40～50 枚程度）に対して本液を付属計量カップで 50mlほど滅菌バッグの中に投入してください。
 - ② 滅菌バッグを高圧蒸気滅菌器に入れ、運転させてください。
 - ③ 運転終了後、内容物は関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄してください。
- ※ 内容物や量によって、臭いが消えにくい場合があります。その際は、本液の量を少しずつ増やしてご使用ください。

販売元

株式会社 トミー精工

URL bio.tomys.co.jp

本社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111
札幌 〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西2-1-7 電話 011-728-1311
仙台 〒980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡2-11-11 電話 022-273-5033
つくば 〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5 電話 029-830-5166
神奈川 〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371
名古屋 〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802 電話 0561-61-0250
大阪 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6 電話 06-6305-3333
福岡 〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8 電話 092-948-1712

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133
トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

●価格および仕様、外観は、改良のため何の予告もなく変更する場合があります。実際のご注文・ご購入時には、当社までご確認ください。
●このカタログに掲載されている価格には消費税は含まれておりません。