

# プレヒート機能付き オートクレーブ

# BSX-500

## ■感染性廃棄物の滅菌に

- 一般のオートクレーブは、缶体内残存空気を設置室内に排気し、飽和蒸気に置き換えます。
- BSX-500は、プレヒート機能を装備、空気を室内に排気せずに加熱することができます。

## ■『プレヒート - 滅菌』コース

《プレヒート機能》 [特許出願中]

- 『プレヒート - 滅菌』コースでは、感染性物質を無排気状態で加熱し、危険性を低減させた後、通常の滅菌を行ないます。
- プレヒート工程：スタート直後の缶体内残存空気（未滅菌状態）を排気せずに加熱。
- 滅菌工程：その後、缶体から空気を排気して通常の滅菌を行ないます。
- また、特別なメンテナンスは必要ありません。

## ■通常の滅菌も可能です

- プレヒート機能だけではなく、通常の滅菌を行なうオートクレーブとして使用できます。（オートクレーブSX-500と同等機能を搭載しています。）
- カンタン操作の上下開閉ドアを採用しました。
- 省スペース設計で本体はととてもコンパクト。



主な仕様：使用温度範囲（滅菌）105～135℃、（溶解）45～104℃、（保温）45～95℃、  
（プレヒート）90～115℃ / 最高使用圧力 0.263MPa / 圧力容器の種類 小型圧力容器  
/ 缶体有効容量 50リットル / 外形寸法 410Wx477Dx970Hmm / 質量 60kg  
/ 必要な電源 単相 AC100V (50/60Hz) 20A 以上 / 医療用具製造業許可番号  
07BZ0061（トミー工業株式会社）

販売元

## 株式会社トミー精工

本社	〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17	電話 03-5987-3111
和光事業所	〒351-0101 埼玉県和光市白子1-33-2	電話 048-466-0039
札幌	〒001-0020 札幌市北区北20条西2-1-7	電話 011-728-1311
仙台	〒980-0871 仙台市青葉区八幡2-11-11	電話 022-273-5033
つくば	〒305-0067 つくば市館野382-1	電話 029-838-0811
神奈川	〒243-0025 厚木市上落合351-1	電話 046-220-5371
大阪	〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-4-6	電話 06-6305-3333
名古屋	〒480-1117 愛知県愛知郡長久手町喜掃嶺802	電話 0561-61-0250
福岡	〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8	電話 092-948-1712

製造元

## トミー工業株式会社

〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17

株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108

TOMY TECH U.S.A.,INC. 電話 510-440-1976

関連企業：トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

トミー沖繩ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133