

## 清掃と消毒

ロータ、バケツ、ラックが汚れた場合は、下記の方法で清掃、消毒を行なってください。

### ロータ、バケツ、ラックの清掃

① ロータ、バケツ、ラックを遠心機から取り外す。

② 約50℃のぬるま湯で洗う。

- ・汚れが落ちにくい時には中性洗剤を使用してください。
- ・腐食の原因になりますので中性洗剤以外は使用しないでください。

③ 蒸留水ですすぐ。

④ 柔らかい布等で水分を拭き取り、乾燥させる。



### ロータ、バケツ、ラックの消毒

① ガス滅菌やエタノール消毒を行う。

- ・ロータ、バケツ、ラックは100℃以上に加熱すると腐食や破損がおきる恐れがあります。蒸気滅菌や乾熱滅菌を避けてください。
- ・個別の取扱説明書がある場合は、そちらに従ってください。