



遠心試料の取り付け方法

アングルローターの場合 ①

遠心試料の取り付け方法

- ① チューブ装着穴に水滴や異物がないことを確認する。
- ② バランスをとった遠心試料をローターの回転軸に対して対称の位置に取り付ける。
- ③ ローター蓋を確実に取り付ける。

下記のローターは、蓋を取り付ける場所を定めています。
本体と蓋の刻印を合わせて取り付けてください。
NA-8、NA-9、NA-10、NA-11、NA-12、NA-16、
NA-18、NA-20、NA-23、

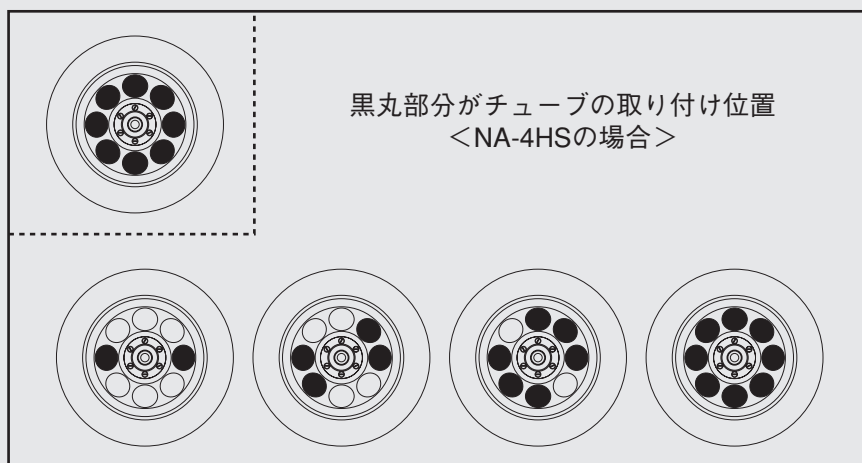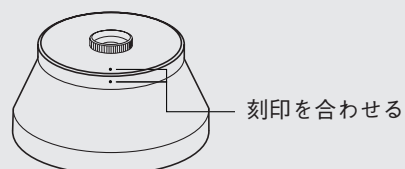


遠心試料の取り付け方法

スイングローターの場合 ②

遠心試料の取り付け方法

- ① バケットをローター番号にそろえて4カ所すべてにセットする。

TS-4N、TS-41Nローターは2カ所

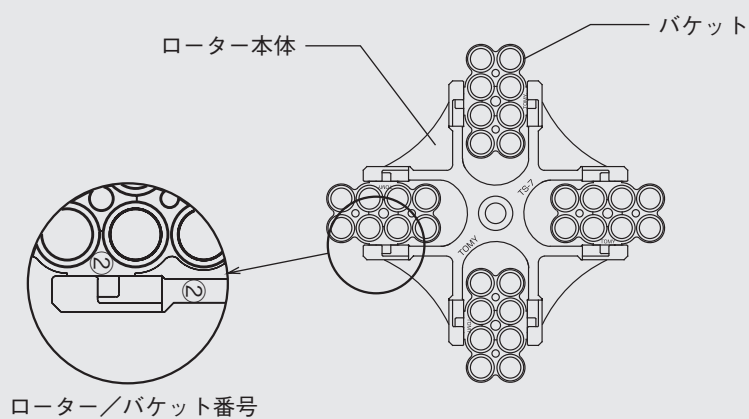

- ② チューブ装着穴に水滴や異物がないことを確認する。

- ③ バランスをとった遠心試料をローターの回転軸に対して対称の位置に取り付ける。

バケットの中心に対して対称になるようにチューブを配置してください。

- ④ バケットがスムーズにスイングすることを確認する。

- ⑤ 蓋のあるローターはローター蓋を確実に取り付ける。

NS-1ローターでは蓋を取り付ける場所を定めています。
ローター本体と蓋の刻印を合わせて取り付けてください。

スイングローターの正しい取り付け方

