


## 遠心試料の取り付け方法

### アングルロータの場合

#### 遠心試料の取り付け方法

- ① チューブ装着穴に水滴や異物がないことを確認する。
- ② バランスをとった遠心試料をロータの回転軸に対して対称の位置に取り付ける。

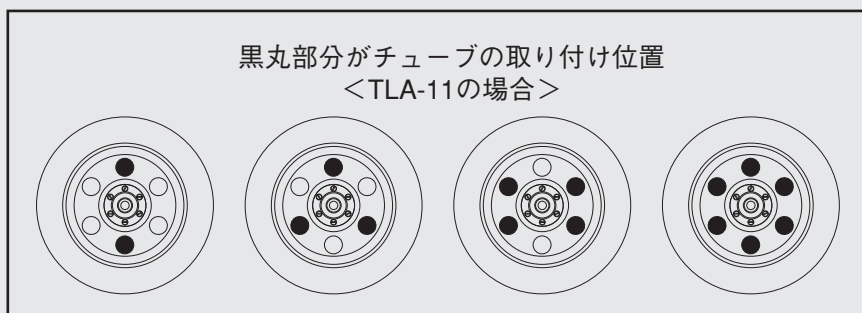

### スイングロータの場合

#### 遠心試料の取り付け方法

- ① バケットをロータ番号にそろえて4ヵ所すべてにセットする。  
TS-4LB, TS-40LBロータは2カ所
- ② チューブ装着穴に水滴や異物がないことを確認する。
- ③ バランスをとった遠心試料をロータの回転軸に対して対称の位置に取り付ける。  
バケットの中心に対して対称になるようにチューブを配置してください。
- ④ バケットがスムーズにスイングすることを確認する。

各種バケット内に取り付けるチューブ位置（黒丸部分がチューブの取り付け位置）  
<TS-38LBロータの場合>

