

## 清掃と消毒


ローター、ラックが汚れた場合は、下記の方法で清掃、消毒を行なってください。

### ローター、バケット、ラックの清掃

- ① ローター、バケット、ラックを遠心機から取り外す。
- ② 約50℃のぬるま湯で洗う。
  - ・汚れが落ちにくい時には中性洗剤を使用してください。
  - ・腐食の原因になりますので中性洗剤以外は使用しないでください。
- ③ 蒸留水ですすぐ。
- ④ 柔らかい布等で水分を拭き取り、乾燥させる。



#### 重要

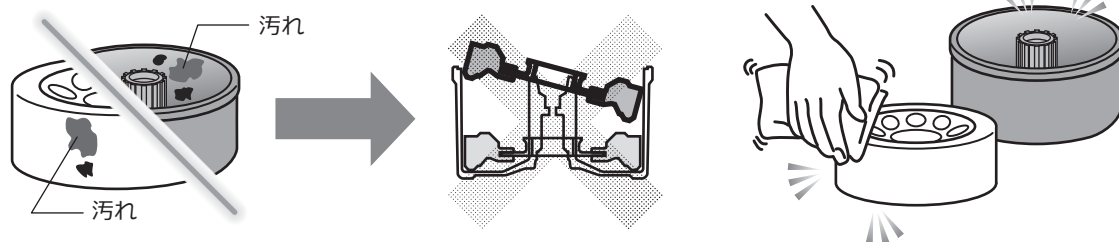

※ローターやラックに付着した汚れが斜め架けの原因となり、重大な事故につながる恐れがあります。  
定期的にローター・ラックをご確認いただき、清潔な状態を保つようにしてください。

### ローター、バケット、ラックの消毒

- ① ガス滅菌やエタノール消毒を行う。
  - ・ローター、バケットは100℃以上に加熱すると腐食や破損がおきる恐れがあります。
  - ・個別の取扱説明書がある場合は、そちらに従ってください。