

清掃と消毒

ロータ、ラックが汚れた場合は、下記の方法で清掃、消毒を行なってください。

ロータ、バケツ、ラックの清掃

① ロータ、バケツ、ラックを遠心機から取り外す。

② 約50℃のぬるま湯で洗う。

- ・汚れが落ちにくい時には中性洗剤を使用してください。
- ・腐食の原因になりますので中性洗剤以外は使用しないでください。

③ 蒸留水ですすぐ。

④ 柔らかい布等で水分を拭き取り、乾燥させる。



ロータ、バケツ、ラックの消毒

① ガス滅菌やエタノール消毒を行う。

- ・ロータ、バケツは100℃以上に加熱すると腐食や破損がおきる恐れがあります。
- ・個別の取扱説明書がある場合は、そちらに従ってください。

ロータの蒸気滅菌

ロータ、ラックの蒸気滅菌

下記のロータ、ラックは蒸気滅菌が可能です。
これ以外のロータ、ラックは蒸気滅菌した際、変形や腐食等が起こる可能性があるため、蒸気滅菌することはできません。

蒸気滅菌条件	121℃ 20分以内	134℃
ロータ	TMA-100、TMA-200、TMA-300	TMA-25BH
ラック	AR002-64、AR004-24、AR005-24 AR015-24、AR050-12、AR141-08 AR300-06、AR140-08、AR150-08 AR510-04、AR501-04、AR015-SC24	—