

遠心試料の取り付け方法


アングルロータの場合 ①

遠心試料の取り付け方法

- ① チューブ装着穴に水滴や異物がないことを確認する。
- ② バランスをとった遠心試料をロータの回転軸に対して対称の位置に取り付ける。
- ③ ロータ蓋を確実に取り付ける。

CA-4HS,CS-1,CA-14HS

アングルロータの正しい取り付け方

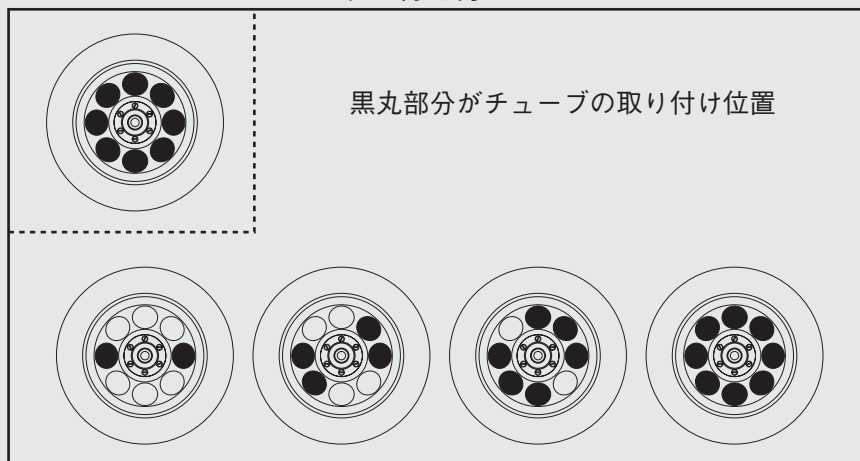


遠心試料の取り付け方法

スイングロータの場合 ②

遠心試料の取り付け方法

①バケットをロータ番号にそろえて4カ所すべてにセットする。

TS-4C,TS-40C,TS-41Cロータは2カ所

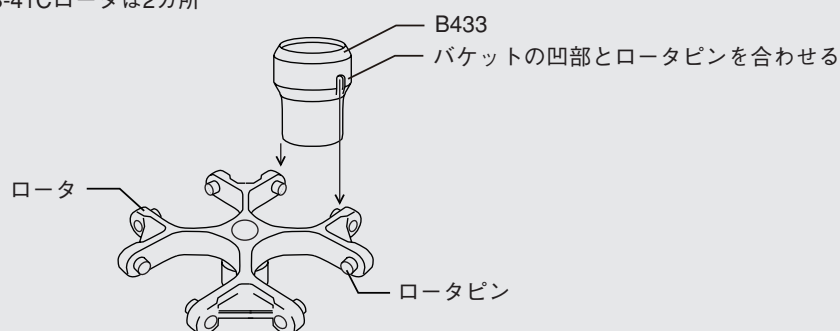


②チューブ装着穴に水滴や異物がないことを確認する。

③バランスをとった遠心試料をロータの回転軸に対して対称の位置に取り付ける。



バケットの中心に対して対称になるようにチューブを配置してください。

④バケットがスムーズにスイングすることを確認する。

⑤蓋のあるロータはロータ蓋を確実に取り付ける。

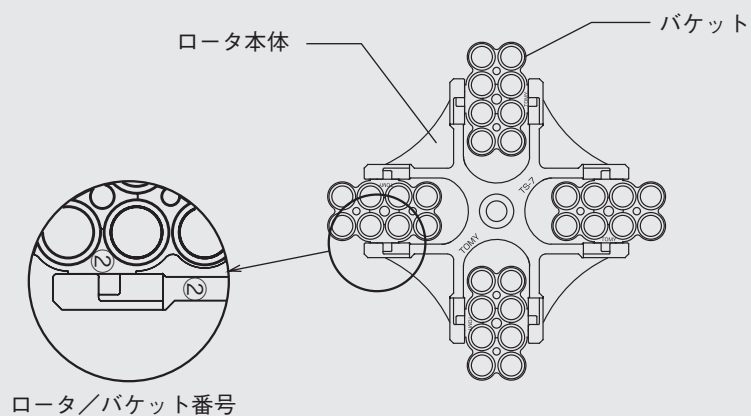

スイングロータの正しい取り付け方

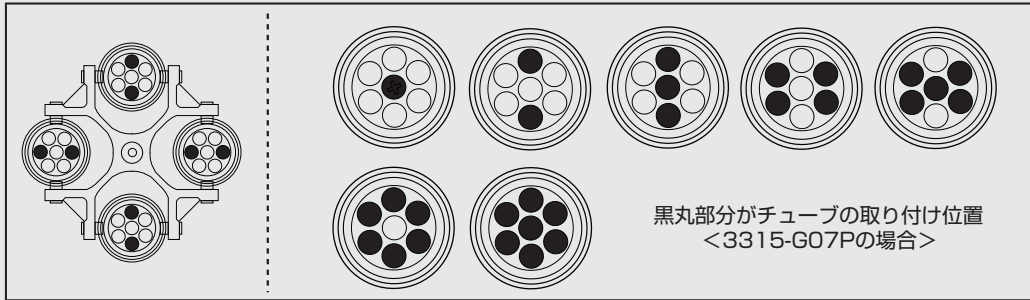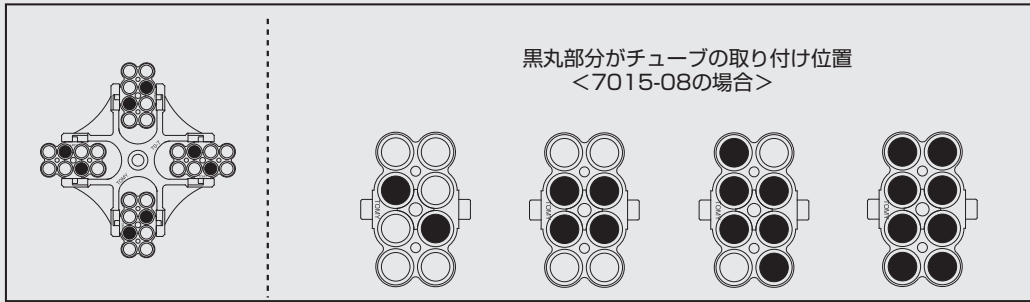

TS-41C <試料の入れ方>

