

遠心試料の取り付け方法


アングルローターの場合 ①

遠心試料の取り付け方法

- ① チューブ装着穴に水滴や異物がないことを確認する。
- ② バランスをとった遠心試料をローターの回転軸に対して対称の位置に取り付ける。
- ③ ローター蓋を確実に取り付ける。

CA-4HS,CS-1,CA-14HS

アングルローターの正しい取り付け方

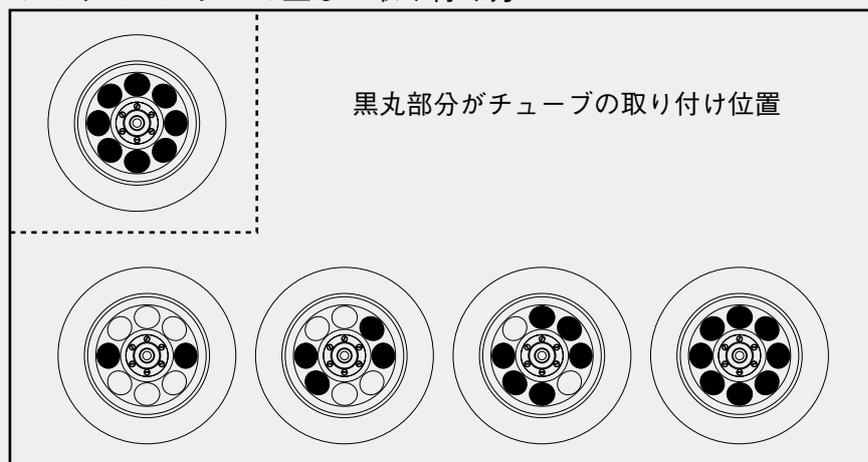


遠心試料の取り付け方法

スイングローターの場合 ②

遠心試料の取り付け方法

①バケットをローター番号にそろえて4カ所すべてにセットする。

TS-4C,TS-41Cローターは2カ所

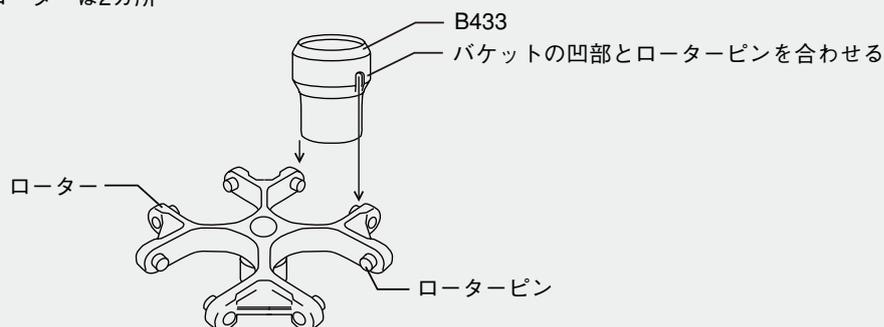


②チューブ装着穴に水滴や異物がないことを確認する。

③バランスをとった遠心試料をローターの回転軸に対して対称の位置に取り付ける。



バケットの中心に対して対称になるようにチューブを配置してください。

④バケットがスムーズにスイングすることを確認する。

⑤蓋のあるローターはローター蓋を確実に取り付ける。

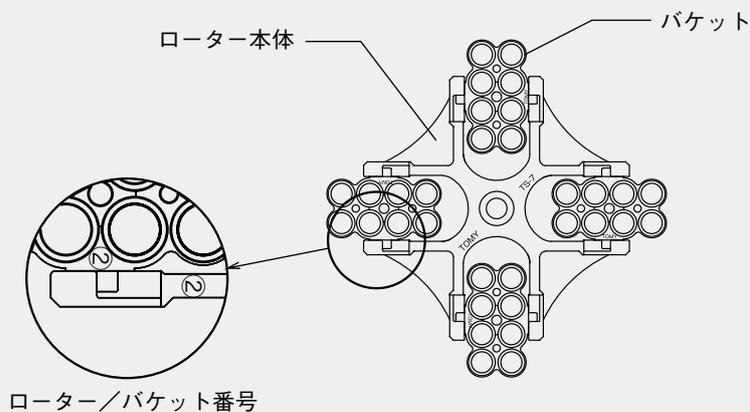

スイングローターの正しい取り付け方

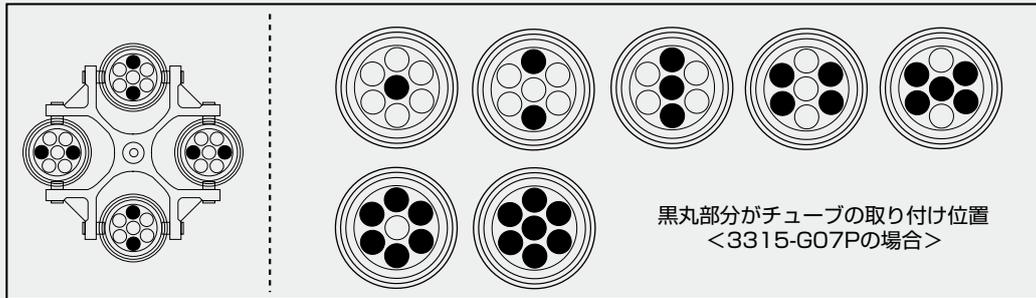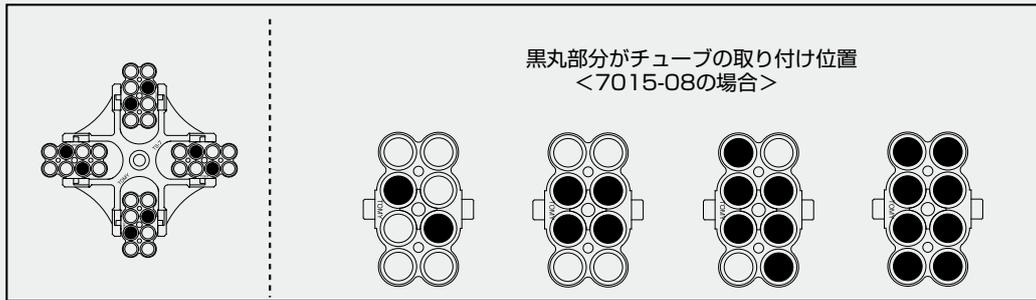

TS-41C <試料の入れ方>

