

## TS-7C (CAX-370)

適用遠心機	CAX-370
バケット架け数	4箇所/ロータ

バケット容量 / バケット名	ラック容量 / ラック名	最高 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G]	回転半径 [mm]	
				Rmax	Rmin
50 ml チューブ × 2本 7050-02	- 	3,500	2,150	157	85
50 ml チューブ × 1本 7150-01	- 	5,000	4,670	167	74
50 ml チューブ × 1本 7050-01	- 	4,000	2,810	157	85
15 ml チューブ × 8本 7015-08	- 	3,500	2,190	160	85
15 ml チューブ × 6本 7215-06	- 	3,600	2,430	168	78
15 ml チューブ × 6本 7015-06	- 	3,600	2,320	160	85
B407	5 ml チューブ × 10本 ペンジェクトII 0705-10P 	2,600	1,170	155	115
B407	5 ml チューブ × 10本 0705-FA10P 	3,100	1,670	155	115
50 ml チューブ × 1本 BH50-01	- 	4,000	2,950	165	67
10 ml チューブ × 4本 BH10-04	- 	3,500	2,140	156	85
浮遊細胞収集バケット SC-2	- 	1,600	420	145	-

TS-7C 使用チューブ一覧 (CAX-370)

バケット	ラック・アダプタ	チューブ						BARTコード	実容量 [ml]	最大本数 (本×箇所)	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])	備考	
		公称容量 [ml]	メーカー略称	型名・名称 (材質)	底形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心加速度 [G]							
7050-01		50ml	NEG	(G)	R	φ 35×100	-	3	50	1 × 4	4,000	2,810(157)	※1	
			IW9330-050	BDF	352070 (PP)	C	φ 30×115							9,400
			アダプタ	COR	430291 (PP)	C	φ 29×116							15,500
				COR	430304 (PET)	C	φ 29×116							3,600
			A1500-04	COR	430829 (PP)	C	φ 29×116							15,500
アダプタ	NEG	P-16.5S (G)	R	φ 16.5×105	-									
7150-01		50ml	NEG	(G)	R	φ 35×100	-	2	50	1 × 4	5,000	4,670(167)	※1	
			IW9330-050	COR	430304 (PET)	C	φ 29×116							3,600
			アダプタ	BDF	352070 (PP)	C	φ 30×115							9,400
				COR	430291 (PP)	C	φ 29×116							15,500
			A1500-04	COR	430829 (PP)	C	φ 29×116							15,500
アダプタ	NEG	P-16.5S (G)	R	φ 16.5×105	-									
7050-02		50ml	NEG	(G)	R	φ 35×100	-	1	50	2 × 4	3,500	2,150(157)	※1	
			IW9330-050	BDF	352070 (PP)	C	φ 30×115							9,400
			アダプタ	COR	430291 (PP)	C	φ 29×116							15,500
				COR	430304 (PET)	C	φ 29×116							3,600
			A1500-04	COR	430829 (PP)	C	φ 29×116							15,500
アダプタ	NEG	P-16.5S (G)	R	φ 16.5×105	-									
7015-06		15ml	NEG	P-16.5S (G)	R	φ 16.5×105	-	7	15	6 × 4	3,600	2,320(160)	※2	
			COR	430053 (PET)	C	φ 16×120	3,600							
				430766 (PP)	C	φ 16×120	12,000							
			15ml	430791 (PP)	C	φ 16×120	12,000							
				BDF	352196 (PP)	C	φ 17×120							6,000
アダプタ	BDF	352095 (PS)	C	φ 17×120	1,800									
7215-06		15ml	NEG	P-16.5S (G)	R	φ 16.5×105	-	6	15	6 × 4	3,600	2,430(168)	※2	
			COR	430053 (PET)	C	φ 16×120	3,600							
				430766 (PP)	C	φ 16×120	12,000							
			15ml	430791 (PP)	C	φ 16×120	12,000							
				BDF	352196 (PP)	C	φ 17×120							6,000
アダプタ	BDF	352095 (PS)	C	φ 17×120	1,800									
7015-08		15ml	NEG	P-16.5S (G)	R	φ 16.5×105	-	5	15	8 × 4	3,500	2,190(160)	※2	
			COR	430053 (PET)	C	φ 16×120	3,600							
				430766 (PP)	C	φ 16×120	12,000							
			15ml	430791 (PP)	C	φ 16×120	12,000							
				BDF	352196 (PP)	C	φ 17×120							6,000
アダプタ	BDF	352095 (PS)	C	φ 17×120	1,800									

※1 アダプタIW9330-050は、バケット付属の底ゴムを取り外して使用します。※2 カルチャーチューブを使用する場合は、バケット中央の4つの穴 (15×4本) のみ使用できます。  
● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。

TS-7C 使用チューブ一覧 (CAX-370)

バケット	ラック・アダプタ	チューブ						BARTコード	実容量 [ml]	最大本数 (本×箇所)	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])	備考
		公称容量 [ml]	メーカー略称	型名・名称 (材質)	底形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心加速度 [G]						
	0705-10P (ラック)	5ml	TER	ベノジェクトII (PET)	R	φ 13.2×80.3	1,200	8	5	10 × 4	2,600	1,170(155)	
	0705-FA10P (ラック)	5ml	BDF	352052 (PS)	R	φ 12×75	1,400	C	5	10 × 4	2,800	1,360(155)	
				352008 (PS)	R	φ 12×75	1,400						
				352058 (PS)	R	φ 12×75	1,400						
				352235 (PS)	R	φ 12×75	1,400				3,100	1,670(155)	
				352002 (PP)	R	φ 12×75	3,000						
				352053 (PP)	R	φ 12×75	3,000						
BH10-04 ※1	10ml	NAL	3118-0010 (PC)	R	φ 16.1×81.7	50,000	A	8	4 × 4	3,500	2,140(156)		
			3119-0010 (PPCO)	R	φ 16×81.4	50,000							
BH50-01 ※1	50ml	NAL	3118-0050 (PC)	R	φ 28.8×107	50,000	9	40	1 × 4	4,000	2,950(165)		
			3119-0050 (PPCO)	R	φ 28.8×106.7	50,000							
SC-2	浮遊細胞収集バケット	8ml						B	8	1 × 4	1,600	420(145)	

※1シールドバケット

●イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。