

# 多本架冷却遠心機用アングルローター

**TOMY**

## CA-16

適用遠心機：NIX-521

最高回転数：10,000rpm


最大遠心加速度：11,740G

チューブ穴角度：25deg

最大半径（Rmax）：105mm

最小半径（Rmin）：42mm

ローター容量：50mlコニカルチューブ×8本

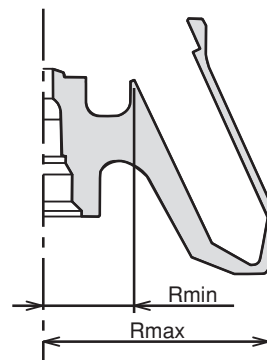

## 使用チューブ一覧

| チューブ                                                                                       |            |                              |    |               |                    | BART<br>コード | 実容量<br>[ml] | 最大本数<br>[本] | 許容回転数<br>[rpm] | 最大遠心<br>加速度[G]<br>(半径 [mm]) | 備考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|----|
| 公称<br>容量<br>[ml]                                                                           | メーカー<br>略称 | 型名・名称 (材質)                   | 底形 | 寸法<br>[φ×Lmm] | 許容遠心<br>加速度<br>[G] |             |             |             |                |                             |    |
| <br>50ml | COR        | 430291 (PP)                  | C  | φ 29×116      | 15,500             | 1           | 35          | 8           | 10,000         | 11,740(105)                 |    |
|                                                                                            |            | 430304 (PET)                 | C  | φ 29×116      | 3,600              | 1           | 35          | 8           | 5,500          | 3,550(105)                  |    |
|                                                                                            |            | 430829 (PP)                  | C  | φ 29×116      | 15,500             | 1           | 35          | 8           | 10,000         | 11,740(105)                 |    |
|                                                                                            | FLC        | 352070 (PP)                  | C  | φ 30×115      | 9,400              | 1           | 35          | 8           | 10,000         | 11,740(105)                 |    |
|                                                                                            | IWA        | 2343-050 (PP)                | C  | φ 29×117      | 9,400              | 1           | 35          | 8           | 10,000         | 11,740(105)                 |    |
|                                                                                            | NUC        | 339652 (PP)                  | C  | φ 30×115      | 17,000             | 1           | 35          | 8           | 10,000         | 11,740(105)                 |    |
|                                                                                            |            | 362696 (PP)                  | C  | φ 26.6×113.7  | 9,500              | 1           | 35          | 8           | 10,000         | 11,740(105)                 |    |
|                                                                                            | SUM        | MS-56500 (PP)                | C  | φ 30×115      | 9,400              | 1           | 35          | 8           | 10,000         | 11,740(105)                 |    |
|                                                                                            | INA        | 3182-345 (PP)                | C  | φ 29×115      | 15,000             | 1           | 35          | 8           | 10,000         | 11,740(105)                 |    |
|                                                                                            |            | 3181-345 (PP)                | C  | φ 29×115      | 15,000             | 1           | 35          | 8           | 10,000         | 11,740(105)                 |    |
| <br>15ml | COR        | 430053 (PET)<br>(CA1500-01)  | C  | φ 16×120      | 3,600              | 1           | 10.5        | 8           | 5,600          | 3,510(100)                  |    |
|                                                                                            |            | 430766 (PP)<br>(CA1500-01)   | C  | φ 16×120      | 12,000             | 1           | 10.5        | 8           | 10,000         | 11,180(100)                 |    |
|                                                                                            |            | 430791 (PP)<br>(CA1500-01)   | C  | φ 16×120      | 12,000             | 1           | 10.5        | 8           | 10,000         | 11,180(100)                 |    |
|                                                                                            | FLC        | 352095 (PS)<br>(CA1500-01)   | C  | φ 17×120      | 1,800              | 1           | 10.5        | 8           | 4,000          | 1,790(100)                  |    |
|                                                                                            |            | 352196 (PP)<br>(CA1500-01)   | C  | φ 17×120      | 6,000              | 1           | 10.5        | 8           | 10,000         | 11,180(100)                 | ※1 |
|                                                                                            | NUC        | 339650 (PP)<br>(CA1500-01)   | C  | φ 17×120      | 10,500             | 1           | 10.5        | 8           | 9,600          | 10,310(100)                 |    |
|                                                                                            | INA        | 3132-345 (PP)<br>(CA1500-01) | C  | φ 17×118      | 15,000             | 1           | 10.5        | 8           | 10,000         | 11,180(100)                 |    |
|                                                                                            |            | 3131-345 (PP)<br>(CA1500-01) | C  | φ 17×118      | 15,000             | 1           | 10.5        | 8           | 10,000         | 11,180(100)                 |    |



※1.10,000rpmで遠心する場合は、設定温度25℃以下でご使用ください。ご使用になる条件（溶剤・設定温度・推奨外メーカー・使用頻度）等によりチューブの強度が低下する場合等があり、遠心により破損することがあります。ご使用前に、試験的に遠心を行い、問題がないことを確認してください。

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。