

下記の方法で清掃を行なってください。

■ 缶体内および水位センサーの清掃

- ① スノコをゆっくり取り出す。
- ② 缶体内および水位センサーを中性洗剤・布等を使ってよく清掃し、水道水で洗剤等を十分に落して排水する。

※ 清掃の際は缶体内のセンサー類を折り曲げないように注意してください。

■ 缶体フタパッキンの清掃

- ① 缶体フタパッキンの表面を、水を絞った柔らかいきれいな布等で力を加えずに拭く。
※ 缶体フタパッキンを損傷させないように注意してください。
- ② 柔らかいきれいな布等で缶体開口部を拭く。

■ 外装の清掃

- ① 中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れをおとす。
- ② 水分を含んだ堅く絞った布で、洗剤をふき取る。