
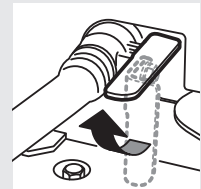


滅菌水の交換方法

! 排水は滅菌用水が十分冷めてから行ってください。

FLS-1000


- ① 本体ドアを開ける。
- ② 排水扉を開ける。
- ③ 排水ホースを引き出す。
- ④ 排水容器を排水ホースの下に置く。
- ⑤ 排水コックをゆっくりと回して開け、排水口から滅菌用水を排水する。
滅菌用水が排水されないときは針金等を排水口に通してつまりを取り除く。
- ⑥ 滅菌用水を完全に排水したら、排水コックを閉じる。
- ⑦ 排水ホースを元に戻す。
- ⑧ 排水扉を閉じる。
- ⑨ 本体ドアを閉じる。
- ⑩ 缶体内スノコ部分（底板）の滅菌用水確認板が浸る程度まで水道水を給水する。
- ⑧ 低水位表示灯が消灯したことを確認する。

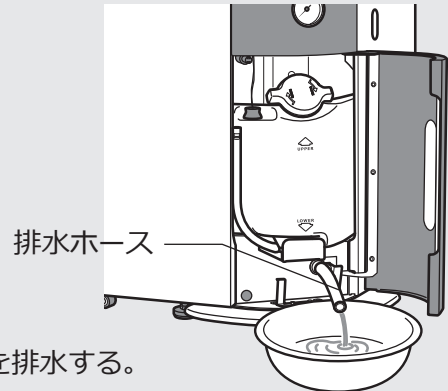

排水コックを開ける

LSX/SXシリーズ・BSX-500

- ① 本体ドアを開ける。
- ② 回収ボトルを外す。
- ③ 排水ホースを引き出す。
- ④ 排水容器を排水ホースの下に置く。
- ⑤ 排水コックをゆっくりと回して開け、排水口から滅菌用水を排水する。
滅菌用水が排水されないときは針金等を排水口に通してつまりを取り除く。
- ⑥ 滅菌用水を完全に排水したら、排水コックを奥に回し、排水口を完全に閉じる。
- ⑦ 排水ホースを元に戻す。
- ⑧ 回収ボトルを元に戻す。
- ⑨ 缶体内のスノコ部分（底板）が浸る程度まで水道水を給水する。

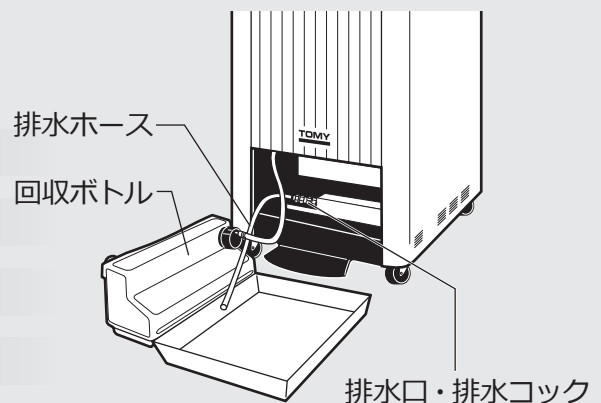

排水口・排水コック

滅菌水の交換方法

! 排水は滅菌水が十分冷めてから行なってください。

LBSシリーズ・ESシリーズ

- ① 缶体フタを開ける。
- ② スノコ付きステンレスバスケットをゆっくりと取り出す。
- ③ 前面扉を開ける。
- ④ 排水容器を排水口の下に置く。
- ⑤ 排水コックを奥へゆっくりと回して開け、排水口から滅菌水を排水する。
滅菌水が排水されないときは針金等を排水口に通してつまりを取り除く。
- ⑥ 滅菌水を完全に排水したら、排水コックを手前に回し、排水口を完全に閉じる。
- ⑦ 前面扉を閉じる。
- ⑧ スノコ付きステンレスバスケットをゆっくりと収納する。
- ⑨ 缶体内のスノコ付きステンレスバスケットのスノコ部分（底板）が浸る程度まで水道水を給水する。



SDLシリーズ

- ① 缶体フタを開ける。
- ② 前面扉下部に手をかけ開く。
- ③ 排水容器を排水口の下に置く。
- ④ 排水口キャップを反時計回りに回転させて外し、排水口から滅菌水を抜く。
滅菌水が排水されないときは針金等を排水口に通してつまりを取り除く。
- ⑤ 滅菌水を完全に排水したら、排水口キャップを手でねじ込み確実に排水口に固定する。
- ⑥ 前面扉を閉じる。
- ⑦ 缶体内のスノコ部分（底板）が浸る程度まで水道水を給水する。

