


| | | | | | |
|----------|--|------|---|---|---|
| 会社名 | | 検査日 | 年 | 月 | 日 |
| 設置場所・部屋名 | | 検査者名 | | | |
| 機器型式 | | 製造番号 | | | |

オートクレーブ各部名称

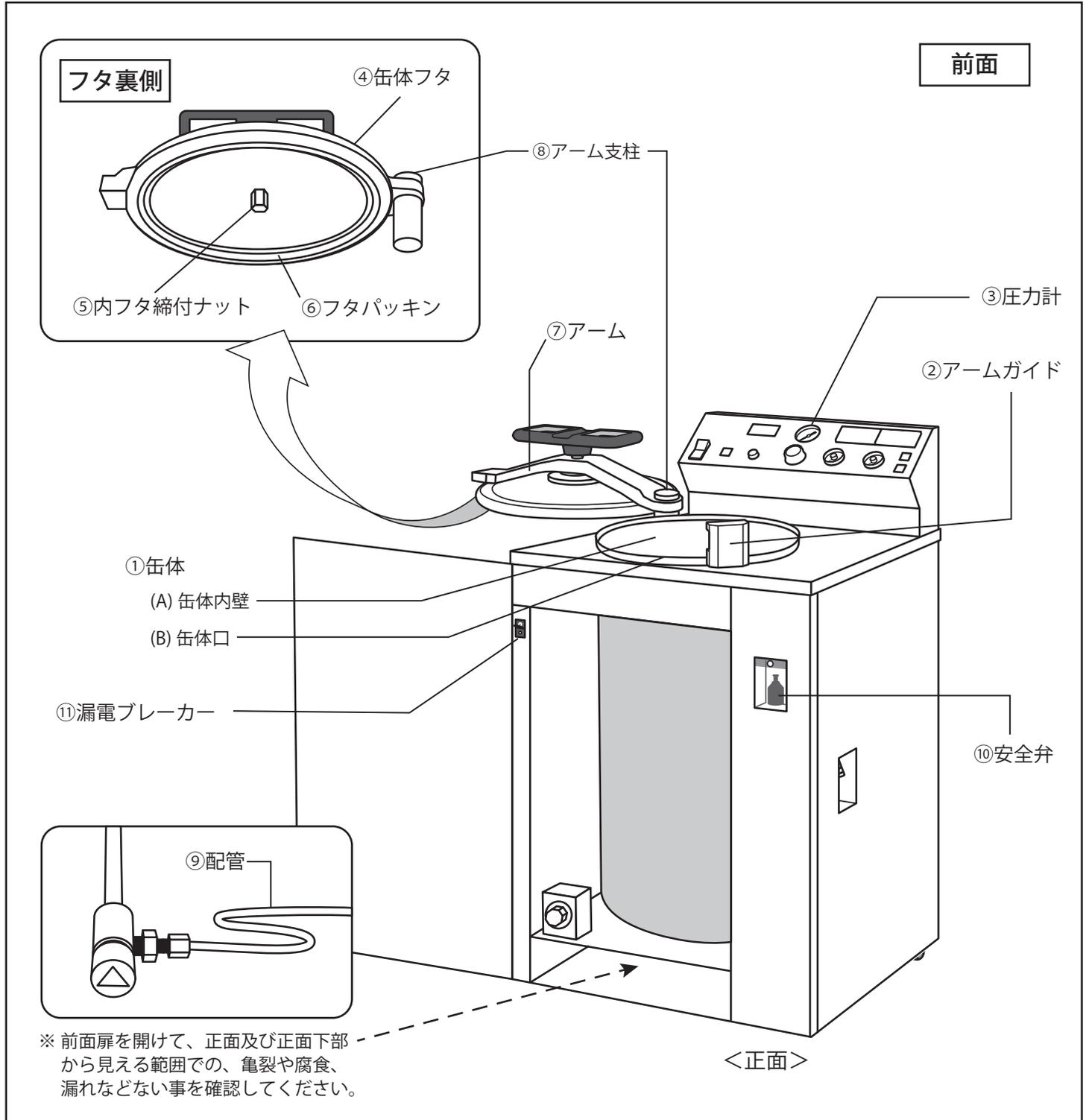

1. 検査項目

○異常なし ×要改善（修理）

| 検査項目 | 評価方法と判定基準 | 判定 (○・×) | 備考 | 修理記録（修理日） |
|-----------|---|-------------|----|-----------|
| ①缶体 | 目視にて、缶体内壁(A)及び缶体口(B)に傷、凹み亀裂や腐食のないこと。缶体口については、汚れのないこと。 | | | |
| ②アームガイド | 目視にて、亀裂や腐食のないこと。 | | | |
| ③圧力計 | 目視にて、破損や損傷、蒸気漏れ跡、ゼロ点ズレがないこと。 | | | |
| ④缶体フタ | 目視にて、傷、凹みや腐食、亀裂等の損傷がないこと。 | | | |
| ⑤内フタ締付ナット | 手で回してみても緩みのないこと。 | | | |
| ⑥フタパッキン | 目視にて、傷や亀裂のないこと。 | | | |
| ⑦アーム | 目視にて、傷、亀裂や腐食のないこと。 | | | |
| ⑧アーム支柱 | 手で触れてガタつきのないこと。 | | | |
| ⑨配管 | 目視にて、傷、亀裂や腐食のないこと。 | | | |
| ⑩安全弁 | 目視にて、腐食や損傷のないこと。 | | | |

判定「×」の時は、修理又は調整が必要です。弊社までご連絡ください。

■ 一週間ごとに行う保守点検

- ※ 本機を安全に使用するために、一週間を目安として下記の清掃と点検を行ってください。
- ※ 清掃および点検前に取扱説明書「一週間ごとに行う保守点検」を必ずお読みください。

<清掃>

チェック


- 1. 缶体内および水位センサーの清掃
- 2. 缶体フタ用パッキン清掃
- 3. 外装の清掃

<点検>

チェック

- 1. 漏電ブレーカーの点検（前面扉内部）
- 2. 圧力容器の点検（上記検査項目①②④～⑧参照）
- 3. 電源プラグの点検

テストボタン

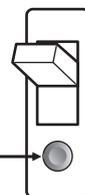

【漏電ブレーカー】

2. その他（備考）

3. 総合判定

(良好 / 要修理)

※要修理の場合、修理を実施して記録を上記「修理記録」に記入してください。

責任者

印 (年 月 日)

販売元

株式会社 トミー精工

<https://bio.tomys.co.jp>

本社 東京都練馬区田柄 3-14-17 事業所 札幌 011-728-1311・仙台 022-273-5033・つくば 029-830-5166・神奈川 046-220-5371
03-5987-3111 名古屋 0561-61-0250・大阪 06-6305-3333・福岡 092-948-1712

書式番号：QTS-22I2221