

FLS-1000 LPS-700/500/300 MPS-710/510 対応

## オプション プリンター

安全管理を含め、ドキュメント管理ツールとしてオートクレーブ用プリンターのご利用をおすすめします。

運転条件はもちろん、缶体内温度や缶体内圧力など各種データをプリントアウトすることができます。また、被滅菌物温度センサーのご使用時にもプリントアウトが可能です。



## その他：記録情報

## 製品情報

型式／製造番号／日時／  
運転番号

## エラー情報

運転中にエラーが発生した場合、  
エラー内容を出力。

## 設定変更情報

運転中に設定変更した場合、  
変更された項目名を出力。

## ■ 各工程のデータ出力イメージ

Time	運転開始からの経過時間データ	TE	被滅菌物温度センサの温度データ
TC	缶体内温度データ	P	缶体内圧力データ

```
==DATA==
<Time> Time [hour:minute' second]
<TC> Chamber Temp. [°C]
<TE> External Temp. [°C]
<P> Chamber Press. [MPa]
--<Time>---<TC>---<TE>---<P>--
```

```
Temperature raising
00:00 19 0.000
00:03 20 0.000
00:06 23 0.000
:
```

```
Temperature & pressure raising
(00:22' 09)
00:24 105 0.025
00:27 113 0.065
```

```
Sterilizing & Count start
(00:29' 30 121 0.103)
00:30 121 0.103
00:31 121 0.105
```


```
Temperature & pressure reduction
(00:49' 34)
00:51 118 0.091
00:54 114 0.067
:
```

```
Temperature reduction
(01:06' 16)
01:09 98 0.000
```

```
Work completion.
(01:09' 17)
```

```
==DATA==
<Time> Time [hour:minute' second]
<TC> Chamber Temp. [°C]
<TE> External Temp. [°C]
<P> Chamber Press. [MPa]
--<Time>---<TC>---<TE>---<P>--
Temperature raising
00:00 19 0.000
00:03 20 0.000
00:06 23 0.000
:
Temperature & pressure raising
(00:22' 09)
00:24 105 0.025
00:27 113 0.065
:
Sterilizing & Count start
(00:29' 30 121 0.103)
00:30 121 0.103
00:31 121 0.105
:
Temperature & pressure reduction
(00:49' 34)
00:51 118 0.091
00:54 114 0.067
:
Temperature reduction
(01:06' 16)
01:09 98 0.000
Work completion.
(01:09' 17)
```

## ■ プリンター（工場オプション）

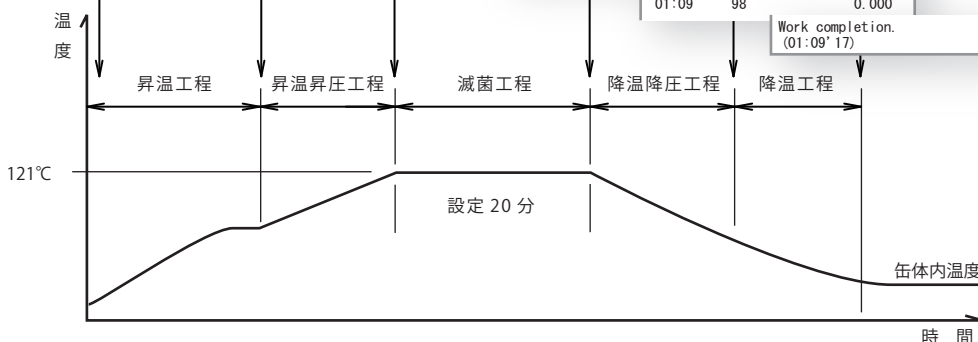

〈付属品〉感熱紙 1 巻／ホルダー 1 個／ガイド 1 個

〈価格〉LPS-700/500/300 MPS-710/510 用：159,000 円（税別）／FLS-1000 用：156,500 円（税別）

販売元

<https://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111  
札幌 〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西2-1-7 電話 011-728-1311  
仙台 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5-8-20 電話 022-390-5375  
つくば 〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5 電話 029-830-5166  
神奈川 〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371  
名古屋 〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802 電話 0561-61-0250  
大阪 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6 電話 06-6305-3333  
福岡 〒811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央2-1-15 電話 092-948-1712

製造元

トミー工業 株式会社

〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 / トミー沖繩ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133 / トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

●価格および仕様・外観は改良のため何の予告もなく変更する場合があります。実際のご注文・ご購入時には、当社までご確認ください。●このカタログに掲載されている価格には消費税は含まれておりません。