

廃棄処理専用

トムレフ屋さんが作った消臭剤

消臭丸

とくに培地の
ニオイがとれて

滅菌バッグに廃棄物と一緒に消臭剤を
入れて、いつものように滅菌するだけ。
いや～な臭いを軽減します。

ニオイが強い
ときは少し多めに
入ると

W効果


水蒸気中の消臭イメージ

エタノール配合の
消臭芳香成分が、
運転中の水蒸気に
含まれるニオイ成
分を包み込み消臭
します。

ニオイ成分


消臭芳香成分

消臭芳香効果で
ニオイを抑える

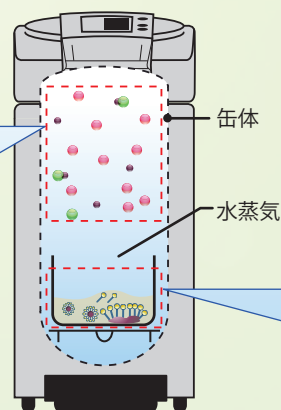

溶液中の消臭イメージ

消臭液に含まれる界面
活性剤が発臭源に吸着し
ニオイを抑えます。

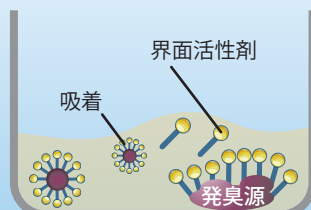

TOMY

消臭丸

廃棄処理専用オートクレーブ消臭剤 AD-4000/AD-18000

■仕様

型 名	備 考	価格（税別）
AD-4000	消臭剤用ボトル NET：4ℓ（計量カップ付属） 	19,500 円
AD-18000	消臭剤詰替用 NET：18ℓ 	63,000 円

■成分

エタノール、水、界面活性剤ほか

■対象機種

FLS-1000 LPS-700 / LPS-500 / LPS-300 MPS-710 / MPS-510 BSX-500
LBS-245 / LBS-325 ES-215 / ES-315

■使用方法

- ① 廃棄する被滅菌物を入れた滅菌バッグ（シャーレ 40～50 枚程度）に対して本液を付属計量カップで 50mℓ ほど滅菌バッグの中に投入します。
 - ② 滅菌バッグを高圧蒸気滅菌器に入れて運転します。
 - ③ 運転終了後、内容物は関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄してください。
- ※ 内容物や量によって、臭いが消えにくい場合があります。その際は、本液の量を少しずつ増やしてご使用ください。

販売元 <https://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本 社	〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17	電話 03-5987-3111
札 幌	〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西2-1-7	電話 011-728-1311
仙 台	〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5-8-20	電話 022-390-5375
つくば	〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5	電話 029-830-5166
神奈川	〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1	電話 046-220-5371
名古屋	〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802	電話 0561-61-0250
大 阪	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6	電話 06-6305-3333
福 岡	〒811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央2-1-15	電話 092-948-1712

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 / トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133 / トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

- 当社製品及び取扱商品の価格・仕様・外観は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合がございます。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。
- このカタログに掲載されている価格に消費税は含まれておりません。