


下記データは社内測定値であり、保証値ではありません。条件（水温、環境温度、空調、電圧変動 他）によって値が変動いたしますので、あくまでも参考としてご利用ください。

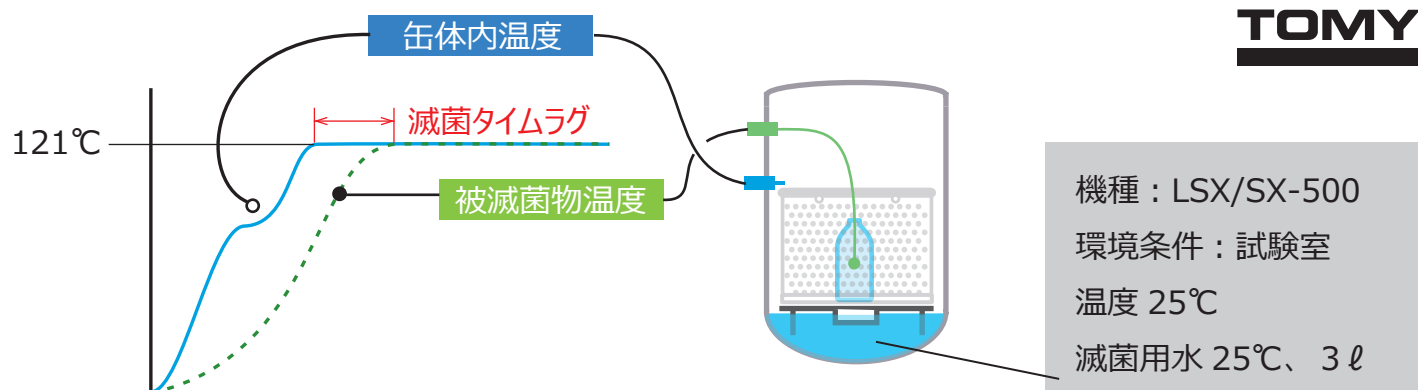

メジウム瓶 / 液量（水）	滅菌本数	121℃到達時間		滅菌タイムラグ
		被滅菌物温度	缶体内温度	
500ml	2本	45分	36分	9分
	8本	58分 中段のみ	50分	8分
	24本	各8本 × 上段 中段 下段 103分	93分	10分※
1ℓ	1本	51分	36分	15分
	5本	67分	56分	11分※
2ℓ	1本	63分	40分	23分
5ℓ	1本	85分	53分	32分
10ℓ	1本	117分	71分	46分

※缶体内に多くの被滅菌物を収納した場合、被滅菌物温度の到達時間は長かかりますが、滅菌タイムラグは缶体内温度も緩やかな上昇となるため短くなります。

滅菌設定時間 = 滅菌時間 + 滅菌タイムラグ

例：「1ℓメジウム瓶に液量1ℓ×1本」を121℃、20分の滅菌条件で設定した場合。
滅菌時間 20分 + 滅菌タイムラグ 15分 = 35分の滅菌設定時間が必要となります。