


速減くん  
シリーズ

パーミキュライト専用

# 土壤滅菌処理の時短アイテム

「土壤」滅菌時間を短縮して、節電と作業効率アップ

🕒 土壤滅菌用アイテムで「遅れ時間」を大幅に短縮！

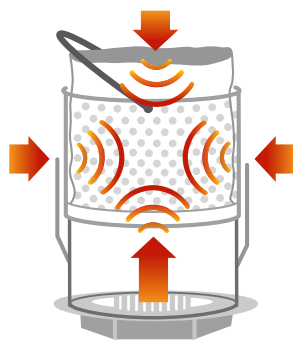

土壤滅菌用アイテムは、アイテム品のほかにステンレスカゴACA-315B（もしくは相当品）と透湿性のある専用不織布袋を組み合わせて利用する商品です。



一般的な土壤滅菌処理では、バケツや耐熱袋に入れた処理が多く、遅れ時間が比較的長くなる傾向にあります。

土壤滅菌用アイテムは、カゴ側面やカゴ底部からも効率よく熱を伝えるため、高い熱伝導率が得られようになり、今までの滅菌タイムラグ（遅れ時間）を含めた設定時間を大幅に短縮し、より効果的でスピーディーな滅菌と節電に効果が期待できます。

## 設定時間の変化

土壤：パーミキュライト 10リットル 温度測定位置：● 土壤の中心  
滅菌条件：121℃ 20分  
機種：LSX-500

ステンレスバケツ

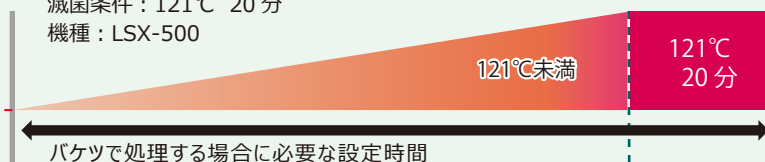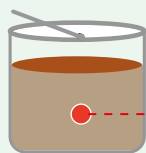

バケツで処理する場合に必要な設定時間

遅れ時間

約 60% 短縮



実用新案

速減くんシリーズ  
【土壤滅菌用アイテム】

※ 専用不織布袋とステンレスカゴは別途、必要です。

専用不織布袋  
ステンレスカゴ

土壤滅菌用アイテム

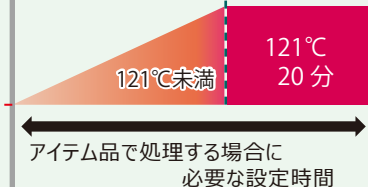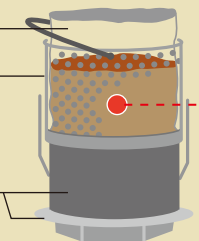

▲タイマーカウント開始 「缶体内温度（周囲温度）121℃到達」

設定時間

注意：  
データはご参考として提供するもので、保証するものではありません。また、混入している土壤の種類だけでなく、テスト環境をはじめ土壤の密度、品質、形状、含水量、混入物の形状および混入している状態などによって異なります。

<対象機種> LPS-500 / LPS-300 / MPS-510 / LSX-500 / LSX-300 / SX-500 / SX-300

販売元

株式会社 トミー精工

<https://bio.tomys.co.jp>

本社 東京都練馬区田柄 3-14-17 事業所 札幌 011-728-1311・仙台 022-390-5375・つくば 029-830-5166・神奈川 046-220-5371  
03-5987-3111 名古屋 0561-61-0250・大阪 06-6305-3333・福岡 092-948-1712

●当社製品及び取扱商品の価格・仕様・外観は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合がございます。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。

1.2K01025①G