

## ロータ、遠心濃縮室内の清掃

ロータ、遠心濃縮室内が汚れた場合は、下記の方法で清掃を行なってください。

### ロータの清掃

ロータ類は特殊耐食処理を施していますが、長時間、安全にお使いいただくために、定期的に清掃を行ってください。

① ロータを遠心機から取り外す。

② 約50℃のぬるま湯で洗う。

・腐食性に強い試料などが付着した場合、直ぐに流水で洗い流してください。

③ 蒸留水ですすぐ。

④ 柔らかい布等で水分を拭き取り、乾燥させる。

### 注意

- ・清掃時には、傷や変形、腐食などがなく点検してください。
- ・傷や変形、腐食などがある場合は、思わぬ事故原因になり大変危険です。絶対に使用しないでください。

### 遠心濃縮室内の清掃

遠心室内は、腐食に強いテフロンコーティング加工を施したステンレス製ですが、長時間ご使用いただくために、定期的に清掃をしてください。

- ・中性洗剤を含めた柔らかい布で汚れを落とし、水を含ませ固く絞った布で洗剤を拭きとってください。
- ・ドライブシャフトには市販の機械油を塗布し、柔らかい布で拭きとってください。