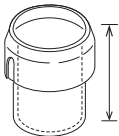


多目的冷却遠心機用スイングローター



TS-33C(CAX-571)

適用遠心機	CAX-571
バケット架け数	4箇所／ローター

バケット容量 / バケット名 (深さ)	ラック容量 / ラック名 (深さ)	最高 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G]	回転半径 [mm]		有効 チューブ寸法 [最大径×長さ]
				Rmax	Rmin	フタ無
						★フタ付
250 ml ㊦-ﾌﾞ × 1本 B433  (97.5)	—	5,000	4,720	169	82	— ★Φ61.8×131.9
	50 ml ㊦に加㊦-ﾌﾞ × 1本 3350-TC01P  (93)	5,000	4,670	167	74	推奨チューブ (FLC) 352070 Φ30.0×115.0 推奨チューブ (COR) 430291, 430829 Φ29.0×116.0
	50 ml ㊦-ﾌﾞ × 1本 3350-G01P  (87)	5,000	4,500	161	74	Φ35.7×125.0 ★Φ59.5×113.5
	15 ml ㊦に加㊦-ﾌﾞ × 4本 3315-TC04P  (93)	5,000	4,670	167	74	推奨チューブ (FLC) 352196 Φ17.0×120.0 推奨チューブ (COR) 430766, 430791 Φ16.0×120.0
	15 ml ㊦-ﾌﾞ × 7本 バクスジーンRNA採血管 3315-G07P  (83.5)	5,000	4,500	161	78	Φ16.7×118.0 ★Φ19.8×114.5
	14 ml ㊦-ﾌﾞ × 4本 3314-04P  (62)	4,000	2,990	167	105	Φ17.0×126.0 ★Φ23.0×122.5
	7 ml ㊦-ﾌﾞ × 7本 ペノジェクトⅡ 3307-07P  (85)	4,100	2,990	159	85	Φ13.3×118.0 ★Φ18.0×115.0
	5 ml ㊦-ﾌﾞ × 7本 ペノジェクトⅡ 3305-07P  (56.5)	4,200	2,900	147	91	Φ13.3×105.5 ★Φ18.5×102.5
バケットキャップキットB433 ^{※1}  	バケットB433用シールドキャップCAP433-1, バケット用パッキン付	—				

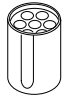
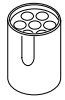
※1 オプションの「バケットキャップキットB433」を使用することでシールドバケットになります。

この  マークのある「バケットキャップキット B433」を使用したバケット「B433」は英国健康保護局 (HPA) において、国際規格 (IEC 61010-2-020 付属書 AA) に基づく性能を確認したものであり、バイオセーフティ対策に適したシールドバケットです。

多目的冷却遠心機用スイングローター



TS-33C 使用チューブ一覧 (CAX-571)

バケット	ラック・アダプター	チューブ						BARTコード	実容量 [ml]	最大本数 (本×箇所)	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])	備考	
		公称容量 [ml]	メーカー略称	型名・名称 (材質)	底形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心加速度 [G]							
B433 	—		NAL	3120-0250 (PPCO)	F	φ61.8×127.7	13,200	1	250	1×4	4,700	4,170 (169)	※1	
				3121-0250 (HDPE)	F	φ61.2×131.9	8,000							
				3122-0250 (PC)	F	φ61.8×127.6	27,500							
				3127-0250 (FEP)	F	φ60.0×128.8	4,000							
	352090  アダプター		FLC	352075 (PP)	C	φ61×137	7,500	175	225	1×4	4,700	4,170 (169)	※2	
			FLC	352076 (PP)	C	φ61×118	7,500							
	3350-TC01P 		COR	430291 (PP)	C	φ29×116	15,500	2	50	1×4	4,700	4,130 (167)		
				430304 (PET)	C	φ29×116	3,600				4,300	3,450 (167)		
				430829 (PP)	C	φ29×116	17,000				4,700	4,130 (167)		
				FLC	352070 (PP)	C	φ30×115				16,000			
	3350-G01P 		NEG	丸型遠沈管 (G)	R	φ35×100	—	3	50	1×4	4,700	3,980 (161)		
	3315-TC04P 		COR	430053 (PET)	C	φ16×120	3,600	4	15	4×4	4,300	3,450 (167)		
				430766 (PP)	C	φ16×120	12,000				4,700	4,130 (167)		
				430791 (PP)	C	φ16×120	12,500				3,100	1,790 (167)		
			FLC	352095 (PS)	C	φ17×120	1,800				4,700	4,130 (167)		
				352196 (PP)	C	φ17×120	12,000							
	3315-G07P 		NEG	P-16.5S (G)	R	φ16.5×105	—	5	15	7×4	4,700	3,980 (161)		
			BDC	ボックスジーン採血管 (PET)	R	φ15.3×105.8	5,000		2.5					
	3314-04P 		FLC	352017 (PS)	R	φ17×100	1,400	6	14	4×4	2,700	1,360 (167)		
				352057 (PS)	R	φ17×100	1,400				4,000	2,990 (167)		
				352018 (PP)	R	φ17×100	3,000							
				352059 (PP)	R	φ17×100	3,000							
	3307-07P 		TER	ベノジェクト II (PET) 7ml管		R	φ13.2×101.6	3,000	8	7	7×4	4,100	2,990 (159)	
	3305-07P 			ベノジェクト II (PET) 5ml管		R	φ13.2×80.3	3,000	7	5	7×4	4,200	2,900 (147)	
バケットキャップキットB433														
 		バケットB433用シールドキャップCAP433-1、バケット用パッキン付											※3	

※1 4℃設定のみ使用可 ※2 コニカルチューブ用アダプター (352090) が別途必要 ※3 オプションの「バケットキャップキット B433」を使用することでシールドバケットになります。

この マークのある「バケットキャップキット B433」を使用したバケット「B433」は英国健康保護局 (HPA) において、国際規格 (IEC 61010-2-020 付属書 AA) に基づく性能を確認したものであり、バイオセーフティ対策に適したシールドバケットです。

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などとは異なる場合があります。