

## 清掃と消毒

ローター、ラックが汚れた場合は、下記の方法で清掃、消毒を行なってください。

### ローター、バケツ、ラックの清掃

- ① ローター、バケツ、ラックを遠心機から取り外す。
- ② 約50℃のぬるま湯で洗う。
  - ・汚れが落ちにくい時には中性洗剤を使用してください。
  - ・腐食の原因になりますので中性洗剤以外は使用しないでください。
- ③ 蒸留水ですすぐ。
- ④ 柔らかい布等で水分を拭き取り、乾燥させる。



### ローター、バケツ、ラックの消毒

- ① ガス滅菌やエタノール消毒を行う。
  - ・ローター、バケツは100℃以上に加熱すると腐食や破損がおきる恐れがあります。
  - ・個別の取扱説明書がある場合は、そちらに従ってください。