


オートクレーブ使用上の注意

TOMY


滅菌用水（水道水）の確認！

水が入っていますか？
定期的に交換していますか？

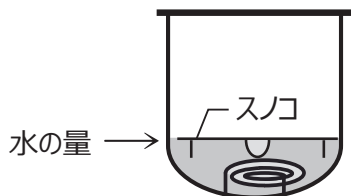


詰め過ぎていませんか！

通気性が悪いと滅菌が
不十分になります。

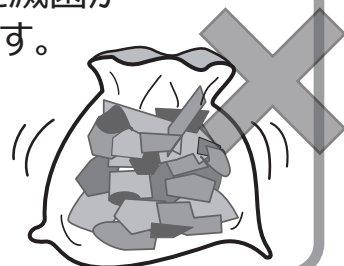


滅菌バッグの口を開ける！

100ml ほど水を入れる

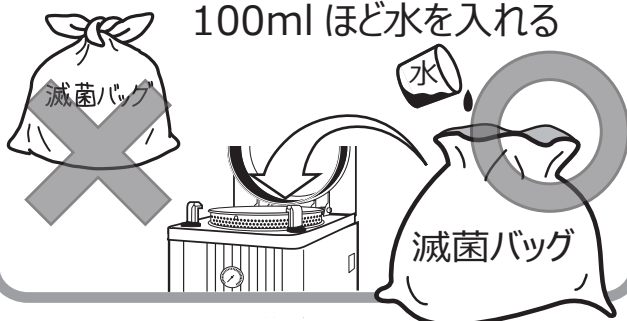


缶体内の蒸気穴を塞いでいませんか？

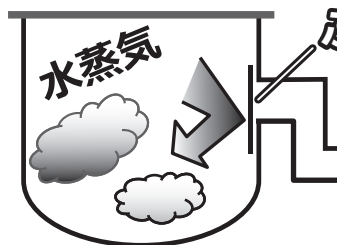

排気ボトルの確認！

排気ホースが折れていないですか？

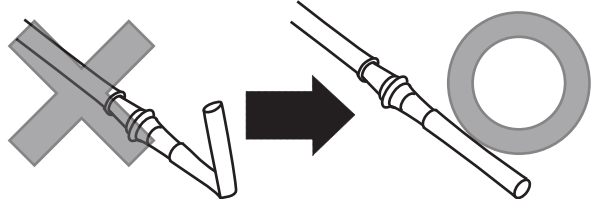

液体滅菌「突沸」に注意



60℃以下

温度が十分に下がって
からドアを開けてください。

メンテナンス

- 定期的に滅菌用水を交換してください。
- 定期的に清掃をしてください。
 - * 汚れがひどい時は中性洗剤を含ませたやわらかい布で汚れをおとし、水分を含んだ強く絞った布で洗剤をふきとってください。
 - * 水位センサーの汚れを確認してください。
- 培地などの被滅菌物がこぼれた場合は、缶体内を清掃してから滅菌用水の交換を行ってください。
- 労働安全衛生法第四十五条により1年以内ごとの自主検査が義務付けられています。
定期的な自主点検をお願いいたします。
(結果は記録し3年間保存してください)

